


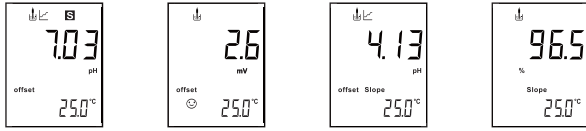
6. 測量模式





在正確安裝好電池和電極的情況下，按  鍵即可開機。儀表經過自檢LCD全顯後即進入測量模式。


被測資料還不穩定時液晶頂部的測量圖示在閃爍，當頂部的穩定圖示顯示時表示被測資料已經穩定。

7. 校準模式

在測量狀態下，按  鍵即可進入校準模式(預設NIST)，液晶會顯示相應的圖示作為提示。




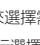


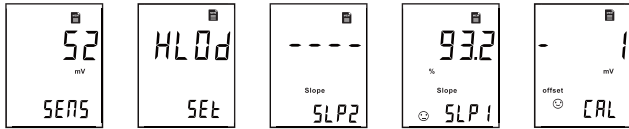



第一點是零點(中性點)的校準，將電極頭部置於標準溶液中，待資料穩定，液晶頂部會顯示穩定的圖示。此時儀表會顯示零點校準的偏移量，然後自動進入斜率校準流程，使用者可以將電極頭部置於相應的標準溶液中待資料穩定，若正常則結束該點的校準，自動進入下一點校準的流程，若出錯則會顯示ERR作為提示。儀表會顯示此次校準的斜率值，若三點全部校準完畢後自動回到測量模式；用戶也可以直接按  鍵不校準，直接回到測量模式。在測量模式下長按  鍵進入校準參數顯示模式，按  鍵和  鍵可以查看電極零點偏移量和電極斜率。




-5-

8. 設定模式

在測量狀態下，按  鍵即可進入設定模式，液晶會顯示相應的畫面作為提示。用戶可以按  鍵或  鍵來選擇需要設定的功能表，然後按  鍵進入，用  鍵或  鍵對具體的設定內容進行選擇或調節，然後用  鍵進行確認，也可以按  鍵退回到測量模式。

設定功能表結構如下：

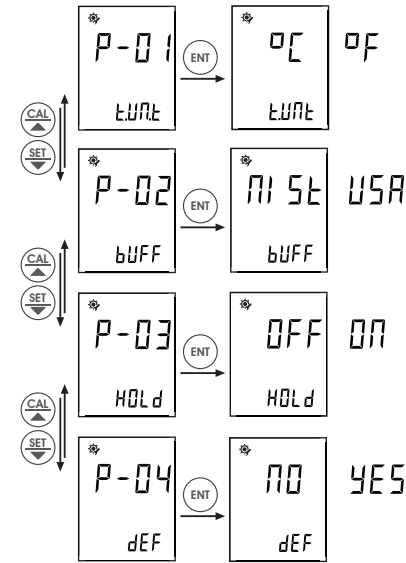

- P01：溫度單位選擇，該功能表中可以對溫度的單位進行選擇，有 °C 和 °F 可供客戶使用。
- P02：標準溶液選擇，該功能表可以對標準溶液的標準體系進行選擇，可以選擇USA或NIST。
- P03：自動鎖定，該功能表可以對測試資料穩定後是否開啟或關閉自動鎖定功能進行設定。
- P04：回復出廠設定，該功能表可以將儀表的設定值恢復到出廠時的預設值。

-6-

9. 技術參數

pH量程	0.00 ~ +14.00 pH
pH解析度	0.01pH
pH精確度	±0.01pH
溫度測量範圍	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用溫度範圍	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
溫度解析度	0.1 °C / 1 °F
校正	自動識別 3 點標準液校正
pH 標準液	USA: 4.01, 7.00, 10.01 NIST: 4.01, 6.86, 9.18
pH 電極	CS1930 可更換高阻抗平面電極
溫度補償	ATC 自動 / MTC 手動
鎖定功能	手動 / 自動
螢幕	21 * 34 mm 多行液晶背光顯示幕
保護等級	IP67
自動背光	1 分鐘
自動關機	5 分鐘
電源	1*1.5V AAA 電池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克

10. 產品包裝

外包裝尺寸: (L*W*H) 210*100*65mm
重量: 350g

MPH30 測試計機身
CS1930電極
1*1.5V AAA電池

-7-

11. 出錯提示

儀表在校準出錯時會顯示ERR作為出錯提示，用戶可檢查相應的電極及標準溶液排除故障。

12. 質保條款

擔保

twinno品牌的產品內在材料和製作品質方面力求最高品質，若保修期內出現問題，我司有義務保證產品的更換或維修！

在保修期內：若非不當或不正確使用所造成的損壞，有必要維修的，請您先預付運費並將儀表妥善包裝好後運回，我們將免費為您修理。

故障不在保修期內，或者我司鑒定故障或損壞為正常磨損、誤操作、缺少維護、濫用、安裝不當以及變更或反常狀況，將不予以受理保修申請。

超出保修期的產品，維修需要收取一定的基本的費用。維修費用不會超過產品成本。我司不會對突發事件或間接事故造成的人身或財產損壞負責。另外，我司也不會對安裝、使用或無能力使用該產品所造成的任何其他損失、損壞或費用支出負責。

返修

任何理由的產品返修必須通過返修卡的形式遞交申請(RIR)並經過我司客戶服務部的批准才可以返回。

申請返修批准時，必須寫明返修的品名、數量及理由，返修物品必須仔細的包裝以免在運輸途中損壞並且加保險。

我司不對任何因粗劣的包裝而造成的損壞承擔責任。

產品返修指南

產品返修時，應使用儀表原來的包裝，否則應該用氣泡袋包裹再用瓦楞紙盒包裝，最好再附上故障的簡要的說明便於twinno客戶服務部檢修該產品。

在中國地區，如有任何疑問請立即聯繫twinno的授權經銷商，或聯繫twinno台灣客服中心—科霖儀器，電話：02-86683730，謝謝。

* 不定期的產品資訊更新，請查詢當地經銷商或流覽 www.cleaninst.com 網站。

-8-